

Iniciando o Stroop Eletrônico

Objetivo do teste:

Obter a maior pontuação, isto é, pressionando o botão correspondente a cor do LED aceso dentro de 20 segundos.
Lembre-se, só serão registrados como pontos os pressionamentos corretos.

Para iniciar o teste com o **Stroop Eletrônico**, ligue a chave “*liga*” na parte traseira do equipamento (verifique também se a rede elétrica está de acordo coma chave seletora, também na parte traseria do equipamento).

O display mostrará um “ *sinal de boas vindas*”.
Voce verá primeiro a letra **O** depois **L** e em seguida **A**”Olá”.

Em seguida basta pressionar a primeira tecla (**vermelha**), então os 3 LEDs irão acender juntos, apenas como apresentação, e as 3 cores serão apresentadas por alguns segundos: Primeiro os 3 LEDs na **cor vermelha** em seguida os 3 LEDs na **cor verde** e por último os 3 LEDs na **cor laranja**. Logo após a apresentação das cores o teste é iniciado automaticamente.

Teste :

O LEDs irão acender um de cada vez, um dos LEDs acenderá (aleatório) com uma das 3 cores: **vermelho**, **verde** ou **laranja**, e a pessoa deve pressionar a tecla com a cor respectiva ao do LED aceso. Lembre-se, pressione a tecla correspondente a cor, e não a da posição.

Como o sorteio das cores é aleatório, não é possível saber qual o LED ou qual a cor que aparecerá, porém o importante é, assim que o LED acender, a tecla respectiva a cor (e não a posição !!!) deve ser pressionada.

Pressione a tecla correspondente a cor do LED aceso o mais rápido possível, e os acertos (pontuação) serão mostrados no display após 20 segundos.
Lembre-se, somente as teclas pressionadas de maneira correta serão registradas como “acertos”(pontos).

Observação: Se caso a pontuação (acertos) for menor que 9, o resultado aparecerá no display em uma única vez, e após alguns segundos o display se apagará. Porém, se a pontuação for maior que 10, o resultado será mostrado 3 vezes. Por exemplo, se a pontuação atingida for 14, o display mostrará primeiro 1 e depois 4, isso por 3 vezes e em seguida se apagará.

Após o display se apagar, basta pressionar a tecla **vermelha** novamente que um novo teste será iniciado.

Obs. O Stroop Eletrônico não possui som.

www.mentronik.com.br – contato@mentronik.com.br – (11) 98881-0900 (Voz / SMS)